



Conductividade**SD 335****0 - 200 mS/cm**

São necessários os seguintes acessórios.


Acessórios	Unidade de Embalagem	Código do Produto
LC 12 para SD 320 / SD 325 Con, até 200 mS/cm	1 pc.	19805040

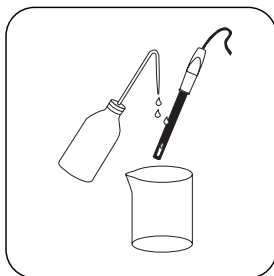

Primeiramente, lave o eletrodo com água destilada ou desionizada e, em seguida, com a amostra.

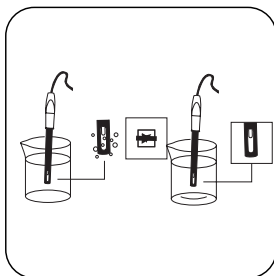

Mergulhe a célula de medição na amostra. Durante a medição, certifique-se de que não existem bolhas de ar na superfície do eletrodo e que o mesmo, em conjunto com o sensor de temperatura, se encontra suficientemente envolvido pela solução de referência.

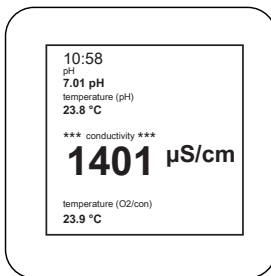

É possível agora realizar a leitura do valor medido no visor. Se necessário, poderá alterar a condutividade para TDS ou salinidade na configuração de parâmetros.