

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Dipslide PDM/MAC, Coliformes/Pseudomonas, dos caras, caja con 10 un.

Con agar dual para la determinación de Pseudomonas / Enterobacteriaceae



- Gran variedad de laminocultivos para adaptarse mejor a una situación determinada
- Amplia superficie de 11,5 cm² para una alta sensibilidad
- Superficie de contacto efectiva de 10 cm² para facilitar el cálculo en las pruebas de superficie
- Medios de comunicación producidos para cumplir con la norma ISO 11133

Referencia No: 56B010610

Clasificación y evaluación fiable de riesgos

Los laminocultivos indican la presencia de microorganismos no sólo en el agua sino también en superficies, ofreciendo un método de medición semicuantitativo. En la mayoría de aplicaciones permiten clasificar y evaluar los riesgos microbiológicos fiablemente de manera que puedan iniciarse inmediatamente medidas correctivas, especialmente en el marco de programas de vigilancia y control en cumplimiento de normas y directrices. Por ejemplo, pueden utilizarse en el contexto de la higiene de las torres de refrigeración de conformidad con la norma VDI 2047 para cumplir con la norma 42 BImSchV, a fin de detectar el ensuciamiento biológico en una etapa temprana y evitar el posible cierre de la planta.

Versátil en todas las aplicaciones importantes

Nuestros laminocultivos ofrecen una valiosa ayuda en la supervisión del crecimiento microbiano donde el potencial puede exceder 100 (10²) organismos en un mililitro de líquido de muestra. Estos incluyen, en particular, el agua industrial, los fluidos industriales, la fabricación de alimentos, prácticas dentales, fabricación de cervezas, la higiene ambiental, la industria del cuero, los combustibles, la industria láctea, la piscina y los balnearios y cosméticos.

Fácil de usar: resultados rápidos

Para líquidos: Retire la pala por el asa, sumerja ambos lados de la pala del medio de cultivo en el líquido de la muestra y vuelva a introducirlo en la cubierta exterior del recipiente.

Para superficies: Para asegurarse de que ambos de la pala de medio de cultivo entran en estrecho contacto con la superficie, retire el laminocultivo del envase y limpie la pala de medio de cultivo 2 veces sobre la superficie en cuestión. Para ello, doble el extremo superior

flexible de la pala del medio de cultivo de modo que el medio de cultivo esté en contacto directo con la superficie.

Tras la toma de muestras, incube inmediatamente los laminocultivos a 30-35 °C durante 24-48 horas (en el caso de los hongos y mohos, hasta 5 días).

Rendimiento flexible

Las palas flexibles y el perfil de agar elevado permiten al usuario analizar tanto superficies como líquidos. Se proporciona una app dedicada como soporte para la evaluación y la documentación.

Flexibilidad y uso correcto

Si un soporte muestra crecimiento microbiológico aunque no se haya utilizado, debe destruirse. El exceso de agua en el fondo del portaobjetos indica que la temperatura de almacenamiento es demasiado alta. <https://www.lovibond.com/es/PW/Análisis-de-agua/Productos/Microbiology/Incubadora-de-cultivos-laminares-DI-10> La incubadora Lovibond® para laminocultivos está disponible para llevar a cabo una correcta incubación a temperatura constante.

<https://www.lovibond.com/es/PW/Análisis-de-agua/Productos/Software/Aplicación-Dipslide-Comparator> Aplicación Dipslide Comparator

Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria |
Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química |
Otras industrias

Dipslide PDM/MAC, Coliformes/Pseudomonas, dos caras, caja con 10 un.

Si se quiere detectar Pseudomonas y Enterobacteriaceae simultáneamente, este laminocultivo es la elección correcta. Las paletas están recubiertas con un agar que contiene el medio de base de Pseudomonas y el agar MacConkey No. 3. El laminocultivo corresponde al estándar APHA.

Título	Referencia No
Aplicación Dipslide Comparator	
Incubadora DI10	56B000701

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies